

# DISINFETTANTI E DETERGENTI



## INSPEC IPA NON STERILE

Produttore: Redditch Medical

### DESCRIZIONE

Alcol isopropilico (IPA) al 70% v/v miscelato con acqua per iniettabili (WFI) al 30% v/v.

**InSpec IPA Non Sterile:** miscela di alcol isopropilico al 70% v/v e WFI al 30% v/v. La miscela è prodotta e filtrata a 0,22 micron, in accordo alle GMP, in una cleanroom classe ISO 6; il prodotto è riempito e confezionato in doppio imbusto in un ambiente di classe ISO 5. Il flacone da 1L è provvisto del sistema *bag in bottle* a garanzia dell'integrità del prodotto in uso per tre mesi dalla data di apertura e del sistema anti-svitamento del trigger.

Disponibile in confezionamento da:

- 6 flaconi spray da 1 litro (pronto all'uso)
- 2 fustini con tappo da 5 litri (pronto all'uso)

### PROPRIETÀ

- Attività battericida/fungicida
- Basso residuo
- Non necessita di attivatori
- Non corrosivo e non pericoloso
- Validità del prodotto in uso convalidata per 3 mesi dopo l'apertura per i flaconi da 1L
- Doppio imbusto
- Ideale per l'uso in rotazione con gli altri prodotti della gamma InSpec
- Ogni flacone/tanica riporta l'indicazione del numero di lotto e della data di scadenza
- Miscela registrata secondo BPR (Regulation EU 528/2012) n. IT/2019/00/604/MRP del 19/12/2019 con formale autorizzazione del Ministero della Salute italiano alla commercializzazione

## ATTIVITÀ

Il prodotto è caratterizzato da un'attività battericida e fungicida, come specificato nella seguente tabella

Attività del prodotto	
Attività battericida	<i>P. aeruginosa. E. coli. E. hirae. S. aureus</i>
Attività fungicida/lievitocida	<i>C. albicans, A. brasiliensis</i>

## PROTOCOLLO PER L'USO

Applicare il prodotto sulle superfici utilizzando un panno a basso rilascio particellare.

InSpec IPA è un prodotto a basso residuo e può essere impiegato nelle attività di risciacquo di eventuali residui di lavorazione o di altri disinfettanti utilizzati in rotazione.

Seguire sempre la procedura standard di disinfezione, pulizia, risciacquo e prendere visione delle schede di sicurezza che elencano condizioni e agenti chimici da evitare per ogni prodotto.

Utilizzare i prodotti in sicurezza. Prima dell'uso, leggere le etichette e le informazioni sul prodotto.

## CONVALIDA

Prodotto da un'azienda certificata EN ISO 9001:2015.

Il prodotto è testato secondo le seguenti EN:

- EN 1276 per l'efficacia battericida
- EN 1650 per l'efficacia lieviticida/fungicida
- EN 13697 per attività battericida e lieviticida/fungicida su superficie
- EN 16615 per attività battericida e lieviticida/fungicida su superficie

Per il prodotto InSpec IPA Non Sterile certificato di analisi allegato ad ogni lotto.

Technical file disponibile su richiesta.

**Shelf life:** 24 mesi

PRODOTTI			
CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME	CONFEZIONAMENTO
RMIPAWFI1LNS	InSpec IPA Non Sterile in WFI	1 litro	6 flaconi
RMIPAWFI5LNS	InSpec IPA Non Sterile in WFI	5 litri	2 fustini